

# Superëyes®

## 超眼®

---

### 软件说明书

## 安装


用电脑读取随产品附赠的光盘或U盘，点击 Supereyes Setup.exe，根据指示安装软件。

强烈推荐您前往下列网址，下载最新版软件以及说明书  
<http://supereyes.cc/pages/windows-usb-app>

安装成功后，将设备插入电脑USB口，再找到软件图标，双击打开图标。

注：在某些电脑上可能需“以管理员身份运行”打开软件，否则部分功能无法正常使用。  
具体操作方式参见说明书附录。

## 软件主界面

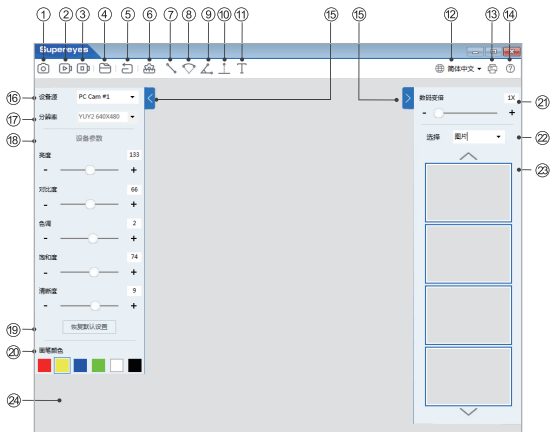

- |         |        |             |           |
|---------|--------|-------------|-----------|
| ① 拍照    | ⑤ 回撤   | ⑨ 测量角度      | ⑬ 打印      |
| ② 开始录像  | ⑥ 测量校准 | ⑩ 测量点到直线的距离 | ⑭ 帮助      |
| ③ 停止录像  | ⑦ 测量点距 | ⑪ 添加文字      | ⑮ 显示/隐藏窗口 |
| ④ 媒体文件夹 | ⑧ 测量弧度 | ⑫ 更换语言      |           |

注：拍照快捷键 Ctrl+F8/F2

- ⑫ 设备源：选取需要调用的超眼产品
- ⑬ 分辨率：根据需求选择合适的分辨率。分辨率高，预览速度慢；分辨率低，预览速度快
- ⑭ 设备参数：根据需求调节画面色彩、明暗等
- ⑮ 恢复默认设置：恢复设备参数到默认值
- ⑯ 画笔颜色：使用测量/添加文字功能时，可根据背景图片颜色选取合适颜色
- ⑰ 数码变倍：调节数码放大倍数
- ⑱ 选择预览图片/录像：  
双击图片文件可显示到主视窗；对图像/录像文件单击鼠标右键后弹出删除选项供选择
- ⑲ 媒体库：预览图片/录像
- ⑳ 主视窗：浏览编辑主窗口

注：单击图标①~⑪，图标变为蓝色，表示进入该功能；  
再次单击图标，图标变为灰色，表示退出该功能。


## 具体功能介绍

### ⑥ 测量校准

单击  图标变为蓝色  进入该功能。

物距固定后，将高精度尺放置于显微镜视场内。

点击测量校准后，单击鼠标左键选择起点，再次单击鼠标左键选择终点。

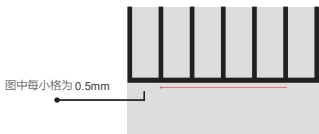

弹出测量校准对话框，在窗口中输入标准长度因子。

例如：

图中线段实际长度为2mm（0.5mm x 4格），则标准长度因子为20（ $20 \times 0.1 = 2\text{mm}$ ）

如所画的实际长度为1mm，则标准长度因子为 10（ $10 \times 0.1 = 1\text{mm}$ ）



注意：每次设备的焦距或放大倍数改变后，都需重新进行测量校准。

### ⑦ 测量点距

单击 ，图标变为蓝色 ，进入该功能。

单击鼠标左键选择起点，再次单击鼠标左键选择终点，完成测量。




测量完成后，再次单击  图标变为灰色，进入正常预览模式(即活动画面)。

### ⑧ 测量弧度

单击  图标变为蓝色  进入该功能。

单击鼠标左键选择起点，再次单击鼠标左键选择弧上一点，最后单击鼠标左键选择终点，完成测量。

测量完成后，再次单击  图标变为灰色，进入正常预览模式(即活动画面)。

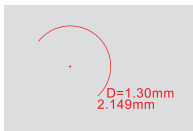

### ⑨ 测量角度

单击  图标变为蓝色  进入该功能。









单击鼠标左键选择起点，再次单击鼠标左键选择第一条边的终点；

单击鼠标左键选择起点，再次单击鼠标左键选择第二条边的终点；

两条边的夹角，即为所测的角。

测量完成后，再次单击  图标变为灰色，进入正常预览模式(即活动画面)。



注： 点击图标      ，画面锁定为图片。完成测量或添加文字后如想取消上一步操作，请点击回撤 ，回到上一步，如需保存，请点击拍照 ，保存为图片。保存后的图片会呈现在媒体库中。

#### ⑩ 测量点到直线距离


单击  图标变为蓝色 ，进入该功能。


单击鼠标左键选择起点，

再单击鼠标左键选择直线上一点，

再次单击鼠标左键选择直线上另一点。

完成三点的选择后，屏幕上显示点到直线距离。

测量完成后，再次单击  图标变为灰色，进入正常预览模式(即活动画面)。

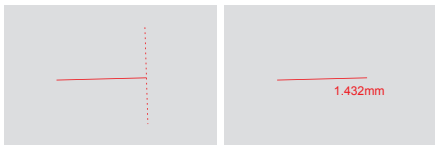


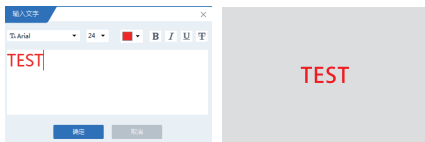
#### ⑪ 添加文字

单击  图标变为蓝色 ，进入该功能。

弹出添加文字对话框。可进行字体、字号、颜色等设置。

完成设置后，在图上需要放置文字的地方，单击鼠标左键，完成文字添加。

测量完成后，再次单击  图标变为灰色，进入正常预览模式(即活动画面)。



#### ⑫ 媒体库：预览图片/录像

双击预览框中的小图，图片文件显示到主视窗。

可进行测量（与原图同标准尺寸）/添加文字等操作。

单击鼠标右键出现取消/保存提示，按需选取后，返回预览画面。

感谢购买我们的产品

如有任何疑问，请随时联系超眼团队，我们将为您提供专业快速的解答。


访问 [supereyes.cc/pages/contact](http://supereyes.cc/pages/contact)，以选取您适合的联系方式。

## 附录


某些Windows系统如无法正常运行超眼程序，请按下列步骤操作，确保“以管理员身份运行”。

以下步骤以Win 7系统为例，不同系统版本可能略有不同。

1. 对软件图标  单击鼠标右键，选择“属性”。

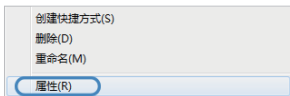

2. 打开属性窗口后，在“快捷方式”下，

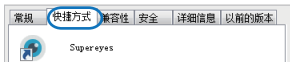

选择“高级”。



3. 打开高级窗口，勾选“以管理员身份运行”，点击“确定”。



4. 回到高级窗口，点击“应用”。完成设置。正常双击鼠标左键打开超眼程序即可。



更详细的解答请参考: <http://supereyes.cc/pages/windows-usb-app>

### 免责声明

本说明书内容系根据现行产品的规格准备。制造商深圳超眼科技有限公司为了改善产品或其它原因，将不对本文件中可能出现的任何错误承担责任。同时，深圳超眼科技公司并不承担实时更新本文件内容与信息之义务。

注意: 该软件仅适用于 windows 操作系统

苹果电脑请使用 Photobooth 或者 FaceTime 直接打开 Supereyes 产品  
与手机连接需额外配置WiFi盒子

©2019 深圳超眼科技有限公司 版权所有