



## 便携式数码显微镜 A004

### 产品应用:

- Ø 皮肤检视
- Ø 发根检视
- Ø 工业检视, 例如印刷电路板、精密机械等
- Ø 印刷检视
- Ø 纺织检视
- Ø 生物观察
- Ø 文物、宝石鉴定
- Ø 痕迹、物证勘验
- Ø 其它

**SUPEREYES**手持式数码显微镜可和计算机(监视器)连接, 操作方便。

**SUPEREYES**利用所附的软件, 可轻松地进行拍摄照片, 动态录像等功能。

### 产品规格:

型号	放大倍数	分辨率	对焦	测量功能	光源	录像帧数	输出接口
A004	1-300X	1600*1200	自动对焦	长度, 角度, 弧度	LED灯, USB供电	15-30FPS	USB2.0
A004+	1-500X	2592*1944	自动对焦	长度, 角度, 弧度	LED灯, USB供电	15-30FPS	USB2.0

### 系统需求:

个人计算机, 最低系统需求如下:

- ü Windows 98SE/Me/2000/XP, Win98/98SE/VISTA
- ü XP/VISTA 无需安装驱动程序
- ü Pentium 233MHz&nbsp;以上处理器
- ü 256MB SDRAM 内存
- ü USB2.0 接口
- ü 600MB 以上可用硬盘空间

### 产品结构及构成:

1. 数码显微镜本体
2. 光盘: 内含产品简介及SUPEREYES软件
3. 显微镜用升降架

# Supereyes



A004



光盘



升降架

## 硬件安装及使用:

1. 将显微镜 USB 接口插入电脑 USB 口。
2. 将 A004 显微镜的镜头点到观察物体上。
3. 旋转显微镜线上旋钮调节光源到合适照度。
4. 调节调焦旋钮，改变放大倍数。

## 安全警告及注意事项

1. 请勿以手指直接触摸镜头及LED 部份，以免发生危险或招致镜头损坏。
2. 请勿自行拆解产品，以避免故障或电击危险等事故发生。
3. 手潮湿时请勿插上或拔下电源适配器及其它接头。
4. 当数码显微镜（内窥镜）机体使用 / 非使用时，请勿将非此机体应有的电源插头插入机体内，以免造成意外伤害。
5. 切勿使用酒精等有机溶剂清洁。
6. 若镜头或取景窗脏污、受潮，最好使用干燥、不含麻质的布或者专业镜头纸进行擦拭，请勿以手指触摸镜头，以免表面造成刮痕。擦拭时请勿在镜头上施压。
7. 本产品不是专为户外使用而设计。在没有适当保护的情况下，最好不要暴露在户外；温度、湿度过度都会对镜头产生伤害。
8. 请于下列环境下使用及储放：温度：0℃ ~ 40℃，相对湿度：45% ~ 85%
9. 若不慎使异物或水份/液体进入数码显微镜（内窥镜）本体及置物台内，请立即拔除USB线。立即送至维修中心检修，请勿用吹风机吹干。
10. 请注意所有使用中或非使用中的USB 线配置以防人员绊倒，或显微镜机体摔落。
11. 为避免可能的电击造成意外，搬动计算机/电视时请先将显微镜电源拔除。

## 常见故障解答:

序号	故障现象	可能原因	解决办法
----	------	------	------

1	图象黑屏	显微镜照明不好 没有打开预览 没有选择合适的设备 显微镜与电脑连接不好	打开照明 打开预览 选择合适的设备 重插 USB 口
2	图象模糊、变色、速度慢	镜头脏 焦距不对 显微镜与电脑连接不好 电脑配置太低	用镜头纸擦拭 调整焦距 重插 USB 口 更换电脑
3	图象失真	显微镜与电脑连接不好 显微镜故障	重插 USB 口 返厂维修
4	画面闪动	选择频率不对	选择与市电相同的频率
5	无法识别	显微镜与电脑连接不好 显微镜故障	重插 USB 口 返厂维修
6	触摸反应慢、没反应	气候影响 显微镜故障	加大触摸点湿度 返厂维修

## 产品国际认证证书示例：



